

Vážení na mechanických analytických vahách

Zásady:

1. Vahami nikdy neposunujeme. Přesvědčíme se, že jsou váhy ve vodorovné poloze (pokud ne, oznámíme to vyučujícímu)
2. Závaží ukládáme na misky vah vždy na zaaretované (znehynbné) váhy
3. Závaží nebereme nikdy rukou, vždy je bereme do pinzety. Chráníme tím závaží proti korozi
4. Na levou misku vah ukládáme vážený předmět, na pravou pokládáme závaží
5. Zaaretování a odaretování (váhy jsou schopny vážit, jsou uvolněné a položené na břitech) provádíme vždy otočením aretačního kotouče uprostřed vah do krajních poloh (nikdy ne napůl!)
6. Veškerá manipulace (odaretování, zaaretování, ukládání a odebírání předmětu a závaží z misek vah, přidávání závaží a odebírání pomocí kotoučů) se musí dít pouze se zaaretovanými vahami, velmi šetrně a opatrně